


РеалБест Экстракция 100

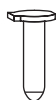

+ 30 мкл ВКО



+ 100 мкл образца
ОКО: + 100 мкл ОКО
ПКО: + 70 мкл ОКО и 30 мкл ПКО



+ 300 мкл ЛР (с сорбентом)
перемешать
термошейкер: 10 мин, 65 °С, 1300 об/мин
сбросить капли коротким центрифугированием



+ 400 мкл осадителя НК
встряхнуть на вортексе
центрифугировать 5 мин 13 тыс. об/мин
отобрать супернатант



+ 500 мкл раствора для отмывки №1
встряхнуть на вортексе
центрифугировать 2 мин 13 тыс. об/мин
отобрать супернатант



+ 300 мкл раствора для отмывки №2
встряхнуть на вортексе
центрифугировать 2 мин 13 тыс. об/мин
отобрать супернатант



+ 200 мкл элюирующего раствора
термошейкер: 5 минут, 65 °С, 1300 об/мин
центрифугировать 1 мин 13 тыс. об/мин

Проба готова к постановке ПЦР или ОТ-ПЦР